


Sovellus aukeaa sisäänkirjautumissivulta.


1. Kirjaudu samoilla tunnuksilla, joilla kirjaudut verkkopalveluihin.

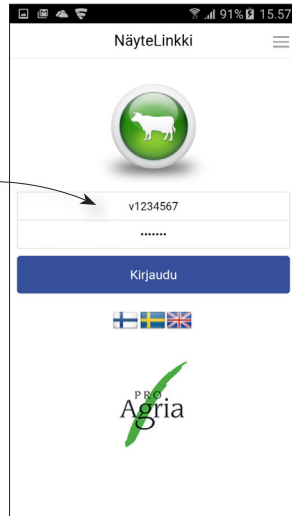

2. Kirjautumisen jälkeen syötä karjatunnukseksi.




3. Karjatunnuksen syötön jälkeen näytölle avautuu lista karjasi lypsystä olevista lehmistä.

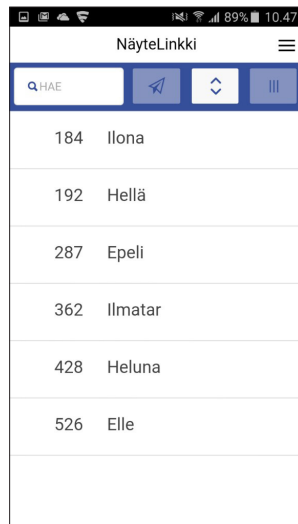


Hae-toiminnolla voit hakea eläimiä nimellä tai korvanumerolla.


4. Eläimen rivin painaminen avaa viivakoodinlukupainikkeen eli kameras kuvaa tulee näkyviin.

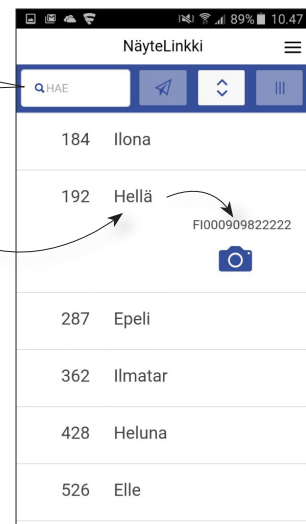


5. Kamera-kuvakkeesta painamalla avautuu matkapuhelimen kamera viivakoodin lukutilaan.

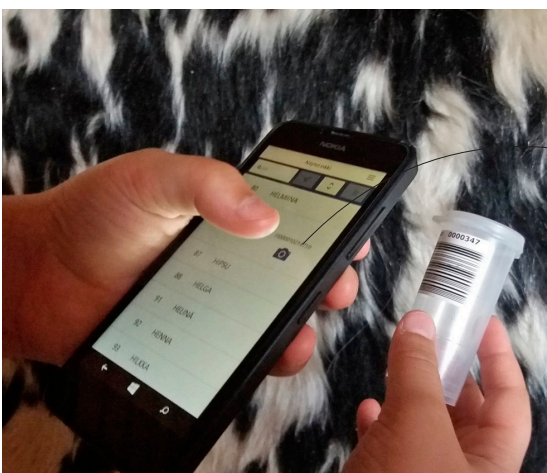

6. Sovellus lukee viivakoodin automaattisesti, kun viivakoodi asetetaan näytöllä näkyvään ruutuun punaisen viivan kohdalle.

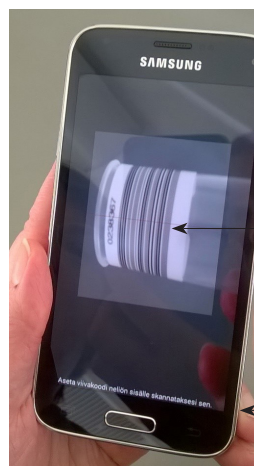

7. Vihreä viiva ja näytön teksti ilmoittavat, kun viivakoodi on luettu.

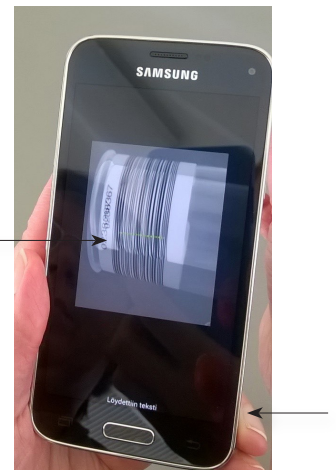

Mikäli sovellus ei lue viivakoodia, kannattaa kokeilla lukua myös kääntämällä puhelin vaaka-asentoon (Android-puhelimet).

8. Viivakoodin luvun jälkeen sovellus siirtyy automaattisesti takaisin lehmälista-näytölle.


Luettu viivakoodi näytetään eläimen tietojen alla ja eläimelle voit lisätä halutessasi tiineystestitulauksen.

Lähtämätön rivi näytetään vihreänä.

Viivakoodin voit poistaa viivakoodin edessä olevasta X-painikkeesta.

9. Viivakoodi ja mahdollinen tiineystestitilaus lähetetään painamalla lähete-painiketta, joka on lennokin kuva näytön yläaidassa. Viivakoodeja voit lähettää kerralla yhden tai useampia.

Viivakoodin lähettämisen jälkeen voit jatkaa koodien lukua ja lähettämistä. Uuden viivakoodin lähettäminen eläimelle, jolle on jo lähetetty viivakoodi, korvaa aiemmin lähetetyn viivakoodin.

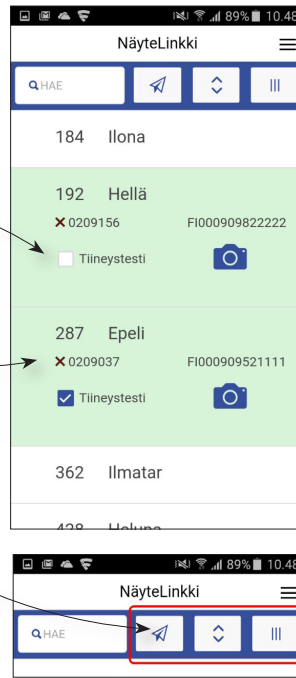

Muut yläaidan painikkeet:




Keskimmäisellä painikkeella voit sulkea kaikki avatut rivit tai avata kaikki rivit, jos ne ovat suljettuna sekä tyhjentää hakukentän. Jos yksikin rivi on avattuna, painike sulkee rivit.



Oikeanpuoleisesta painikkeesta voit järjestää eläimet viivakoodillisten mukaan siten, että ylimpänä ovat niiden eläinten rivit, joille on jo luettu viivakoodi.

10. Viivakoodin lähetyksen jälkeen eläimen rivi värjätään vaalean siniseksi ja näytetään ilmoitus lähetyksen onnistumisesta.

+ -merkki rivin alussa kertoo, että eläimelle on valittu tiineystestitilaus.

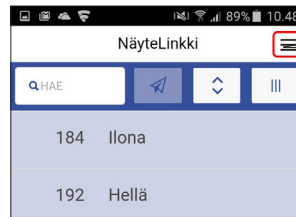


Oikean yläkulman "hampurilais"-valikosta saat esiin lisätoimintoja.

Valikon saat avattua oikean yläkulman painikkeesta tai liu'uttamalla näytöllä vasemmalle.

11. Kun ohjelmasta kirjautuu ulos tai sen sulkee, luetut viivakoodit häviävät.

Muista lähettää kaikki viivakoodit ennen sovelluksesta poistumista.

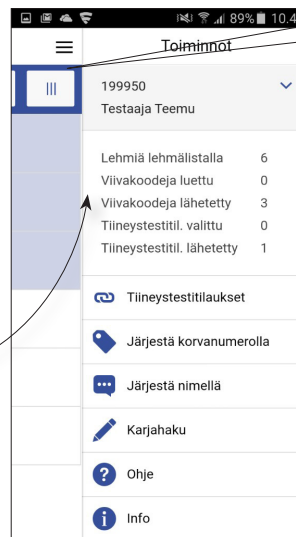

HUOM! Yhteys on päällä 60 minuuttia eläinlistan hausta alkaen. Aikajakson laskenta alkaa alusta aina viivakoodeja lähetettäessä. Lähetä viivakoodeja myös lypsyn aikana, ettei sovellus sulkeudu kesken koelypsyn!



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti.

